

# Calibración

## HI 98127- HI 98128

Guía Rápida

- Mantenga Pulsado La tecla On/Off/mode Durante unos segundos
- Cuando el mensaje “CAL” aparezca en pantalla **suelte el botón**
- Sumerja el bulbo en Buffer 7.01
- Cuando el equipo detecte el buffer retírelo, enjuague con Agua destilada y sumérjalo en la siguiente solución tampón (4.01 o 10.01)
- Cuando el equipo detecte el segundo buffer pasara directamente al modo medición
- Luego de este procedimiento el equipo esta listo para realizar mediciones

